

前面サッシ

背面バッフル板

排気監視  
モニタは  
動作して  
いる？


運転ランプは  
ONになって  
いる？

バッフル板付近の  
一番排気の強い所で  
吸込気流を感じない場合は  
詳しい人に相談しよう

ティッシュで  
吹き流しを作る

サッシを下げると  
吸込スピードが上がるので  
排気していることを  
確かめやすい

5 ~ 10cm

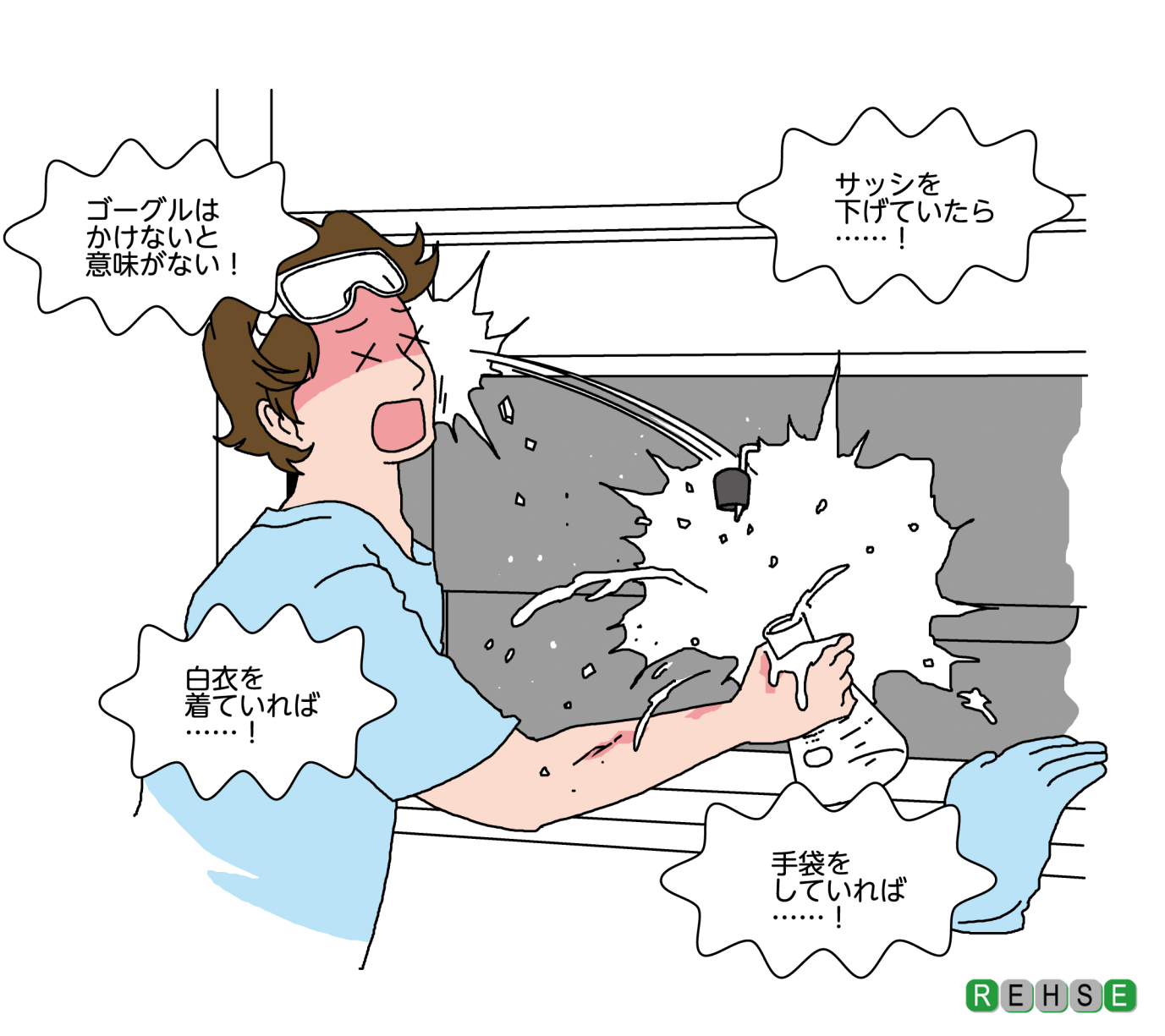


ゴーグルは  
かけないと  
意味がない！

サッシを  
下げていたら  
……！

白衣を  
着ていれば  
……！

手袋を  
していれば  
……！

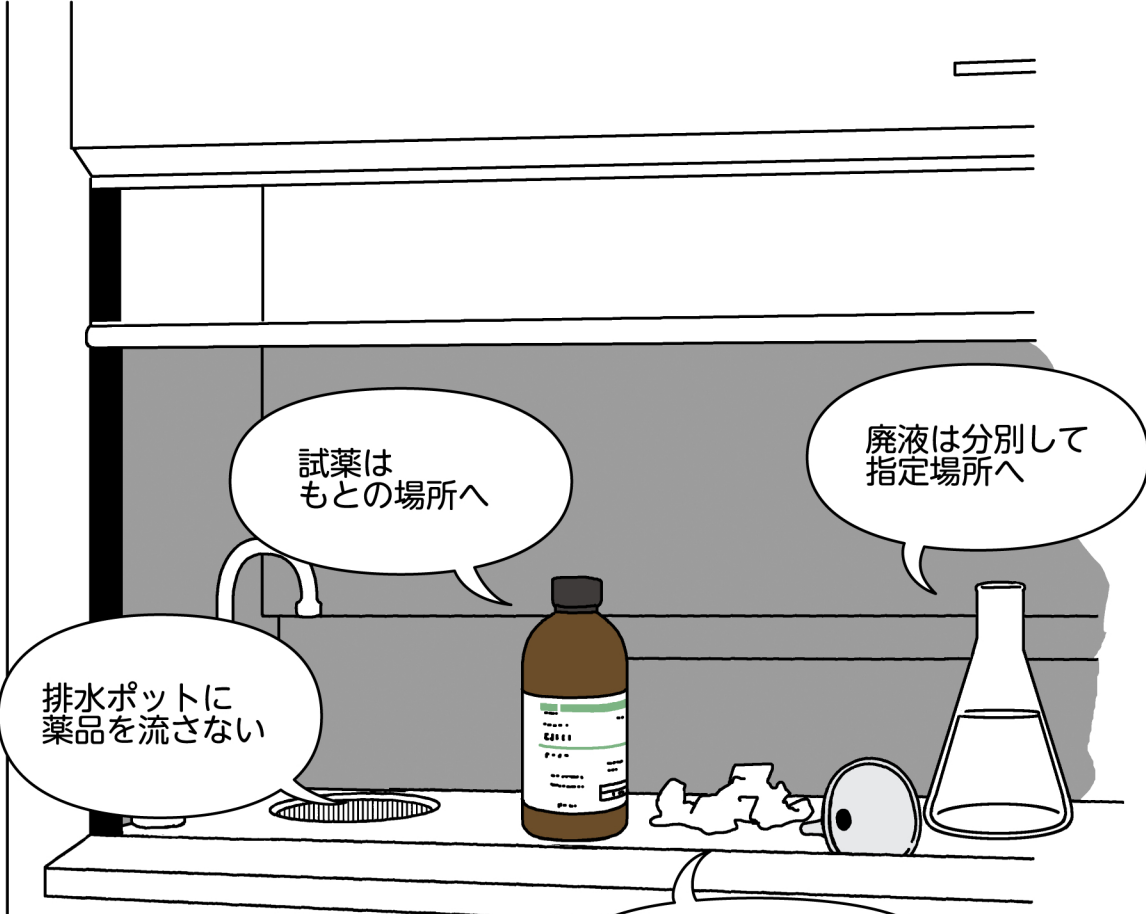


排水ポットに  
薬品を流さない

試薬は  
もとの場所へ

廃液は分別して  
指定場所へ

紙類は固形廃棄物へ！

放置するとダクトに  
吸い込まれてしまい  
トラブルの原因になる

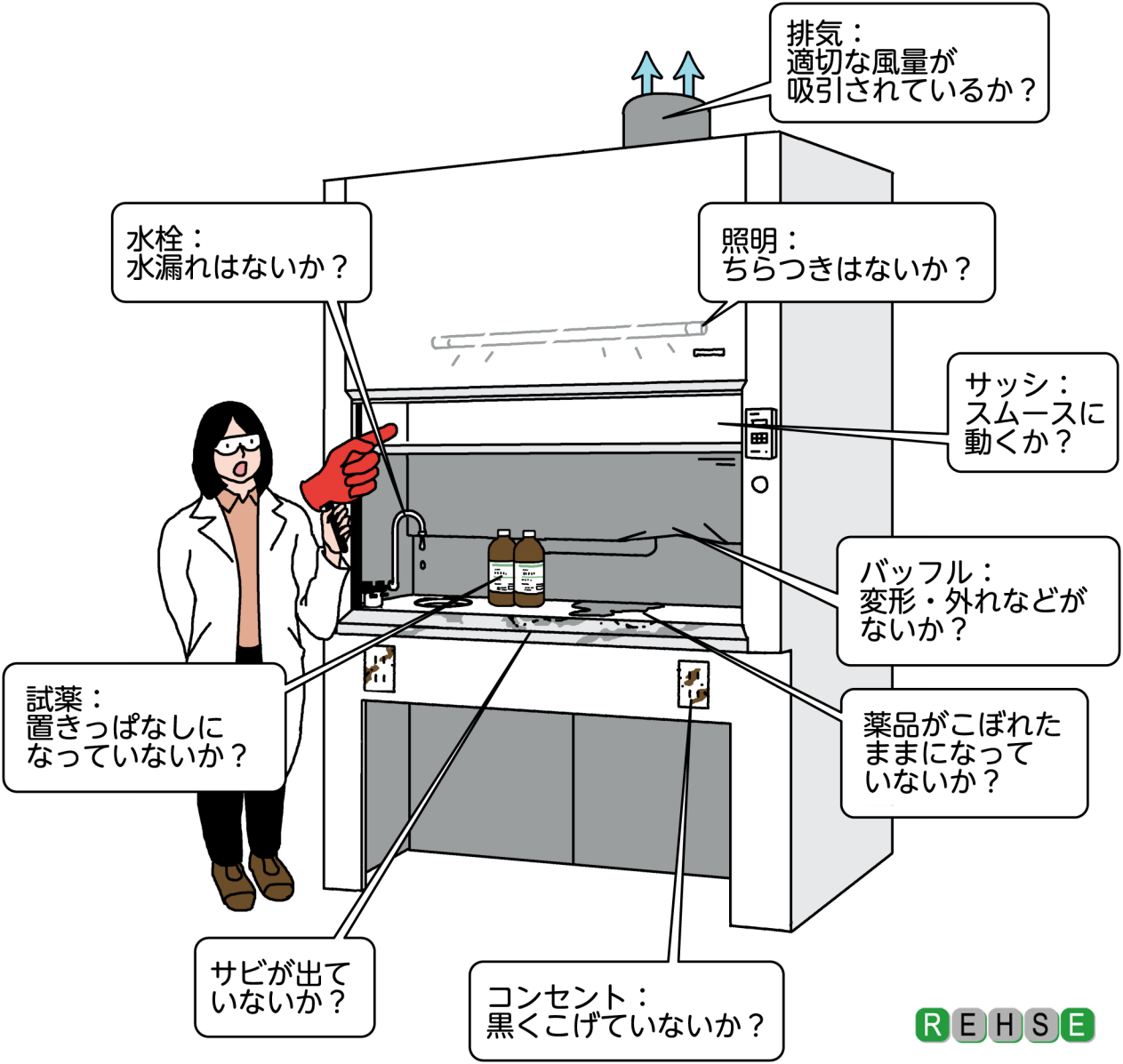

排気：  
適切な風量が  
吸引されているか？

水栓：  
水漏れはないか？

照明：  
ちらつきはないか？

サッシ：  
スムーズに  
動くか？

バッフル：  
変形・外れなど  
がないか？

薬品がこぼれた  
ままになって  
いないか？

試薬：  
置きっぱなしに  
なっていないか？

サビが出て  
いないか？

コンセント：  
黒くこげていないか？